



## 伊红染液

产品编号: 5027

伊红为酸性人工染料, 可以使组织结构和细胞质染上不同程度的红色, 适宜组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、细胞涂片等染色。

### 规格

本产品包装规格为 100ml 、 500ml

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2~30°C 避光保存, 有效期 12 个月。

### 石蜡切片 HE 染色方法

1. 二甲苯脱蜡、水化
2. 苏木精染色 10~15 分钟, 自来水洗
3. 分色: 0.5~1%盐酸乙醇, 数秒至数十秒
4. 蓝化: 0.5~1%氨水, 30 秒~1 分钟, 自来水洗, 光镜检查细胞核分色质量。
5. 流水冲洗, 3 分钟
6. 1%伊红溶液 5~10 分钟
7. 蒸馏水快洗
8. 脱水